


# TOC 1000

設置ガイド

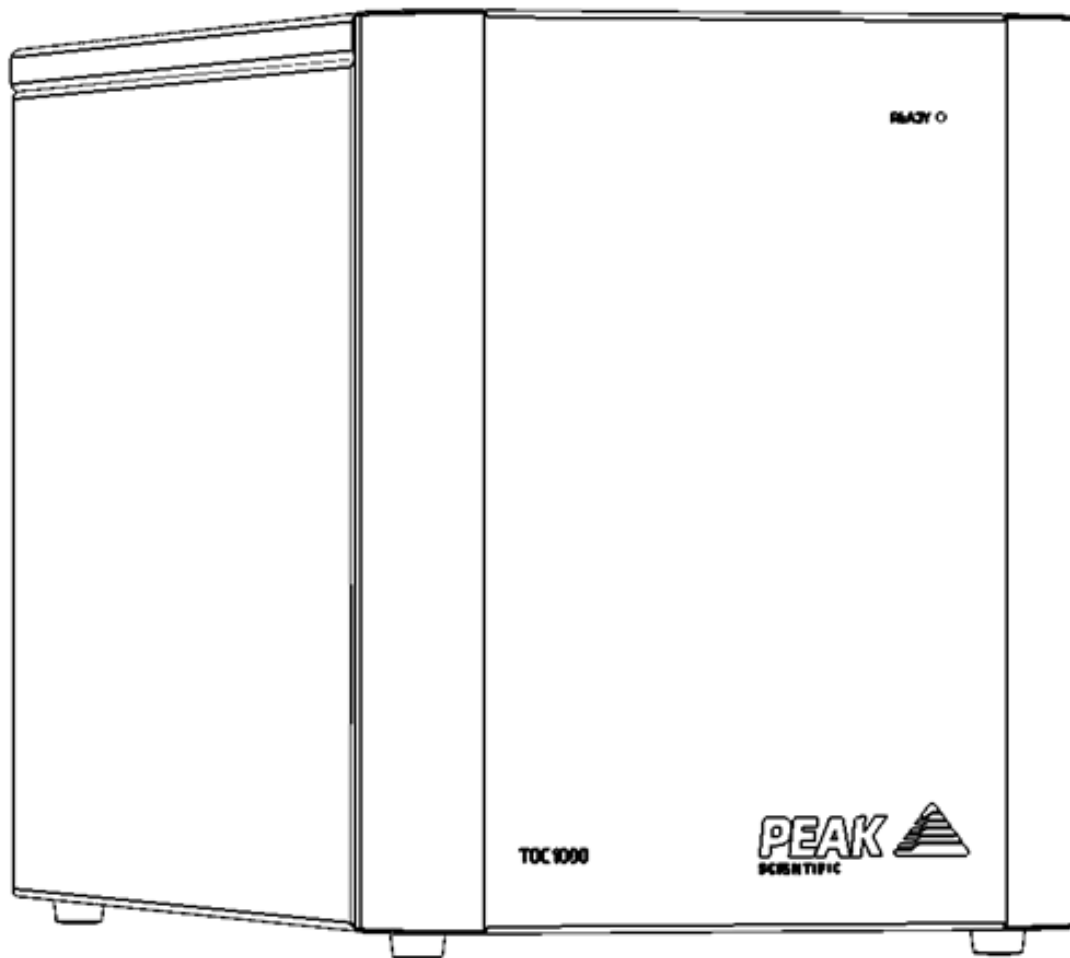

**PEAK**   
SCIENTIFIC

## 変更履歴

Rev	コメント	名前	日付
1	初版	L. Couttie	2020年2月18日
2	付属品キットを更新	L. Couttie	2020年7月8日

## 本ガイドの使い方

本ガイドは、当社のガス発生装置の設置と初期設定を安全かつ適切に行うための、クイックスタートガイドとしての使用を目的としています。

より広範囲な操作方法については、当社のウェブサイトからユーザーマニュアルをダウンロードすることをお勧めします。

**[www.peakscientific.com/downloads](http://www.peakscientific.com/downloads) から、ガス発生装置の完全なユーザーマニュアルをダウンロードしてください。**




Peak Scientific のガス発生装置をお選びいただきありがとうございます。さらに支援やサポートが必要な場合は、当社、または発生装置をご購入されたピークパートナーまでご遠慮なくお問い合わせください。

# 安全に関する注意事項

当社は潜在的な危険が発生する可能性のある状況をすべて予測することはできません。本ガイドに記載されている警告では、発生する可能性が最も高いと考えられる既知の危険について詳細に説明していますが、すべてが記載されているわけではありません。当社が具体的に推奨していない操作手順、機器、または作業方法をユーザーが用いる場合は、機器が損傷しないこと、または人や所有物に危険を与えないことをユーザーが確認する必要があります。

## 記号

本ガイドでは以下の記号を用いて、発生装置の安全かつ適切な使用方法に対する重要な注意項目を強調しています。

 <p>警告</p>	「警告」は危険を示しています。これは、操作手順やプロセスなどが正しく実行されない場合、または指示に従っていない場合に、人身傷害、または最悪の場合には死亡事故が発生する可能性があるという注意です。指示された条件を完全に理解するか、または満たすことができるまで、「警告」を無視して作業を進めないでください。
 <p>注意</p>	「注意」は危険を示しています。これは、操作手順やプロセスなどが正しく実行されない場合、または指示に従っていない場合に、発生装置やアプリケーションに損傷を与える可能性があるという注意です。指示された条件を完全に理解するか、または満たすことができるまで、「注意」を無視して作業を進めないでください。
 <p></p>	感電の危険性に対する警告です。作業を進める前に、発生装置の電源が切られていることを確認してください。

## ユーザーに対する安全に関する注意事項



当社の発生装置を設置して操作する前に、この注意事項を熟読して理解してください。当社が指定している方法以外で発生装置を使用すると、機器に備わっている安全性が損なわれる可能性があります。




装置の取り扱い、操作、メンテナンスを実施する際、担当者は安全な技術的手法を用いて、関連する地域の安全衛生の要件と規制をすべて遵守する必要があります。英国のユーザーは、1974年労働安全衛生法および電気学会の規制に注意してください。




メーカーが指定している方法以外で機器を使用すると、機器に備わっている保護が損なわれる可能性があります。


# 付属品キット

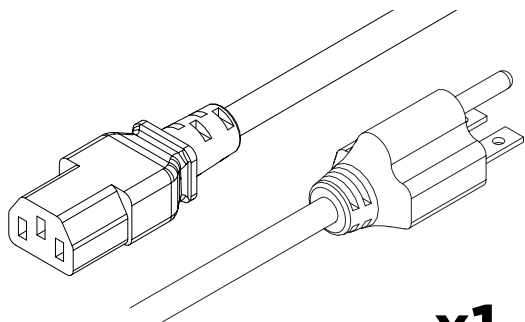


**x1**  
米国の主電源ケーブル C13 6-15 04-1029

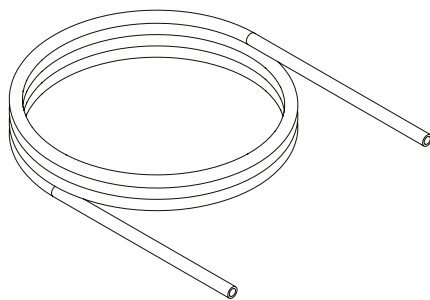


**x3m**  
6mm テフロン 白 チューブ 00-1302

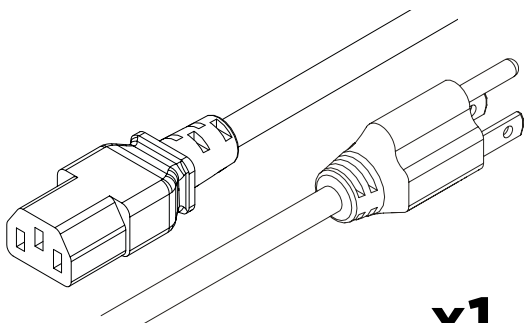


**x1**  
米国の主電源ケーブル C13 5-15 04-1039

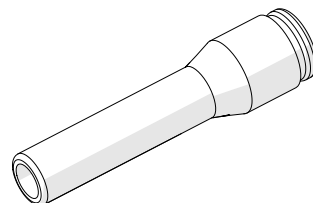


**x1**  
リデューサ 6mm-4mm Push Fit 02-4615

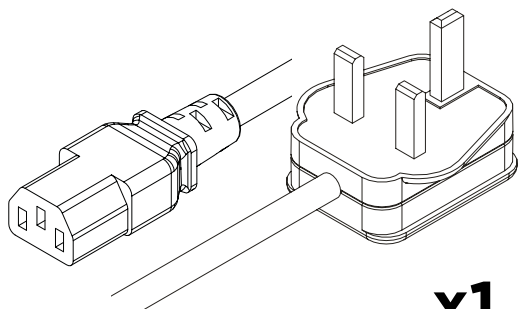

**x1**  
英国の主電源ケーブル C13 04-1028

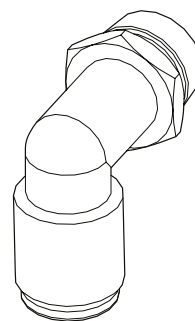

**x2**  
1/4インチ - 6mm プッシュフィットエルボー  
フィッティング 02-4603

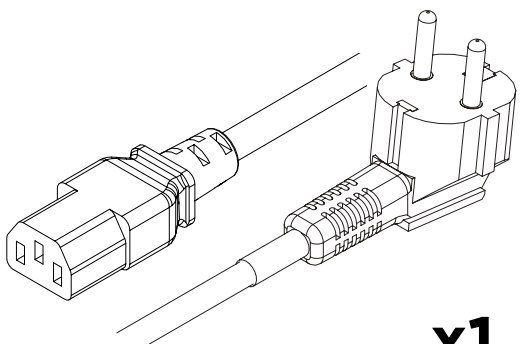

**x1**  
欧州の主電源ケーブル C13 04-1038

1.




0°

梱包箱からユニットを取り出し、目的の場所の平らな面に設置してください。


**警告** 本ユニットは、2人で運ぶ必要がある重さとなっています。  
安全な運搬方法を使用して下さい。

2.

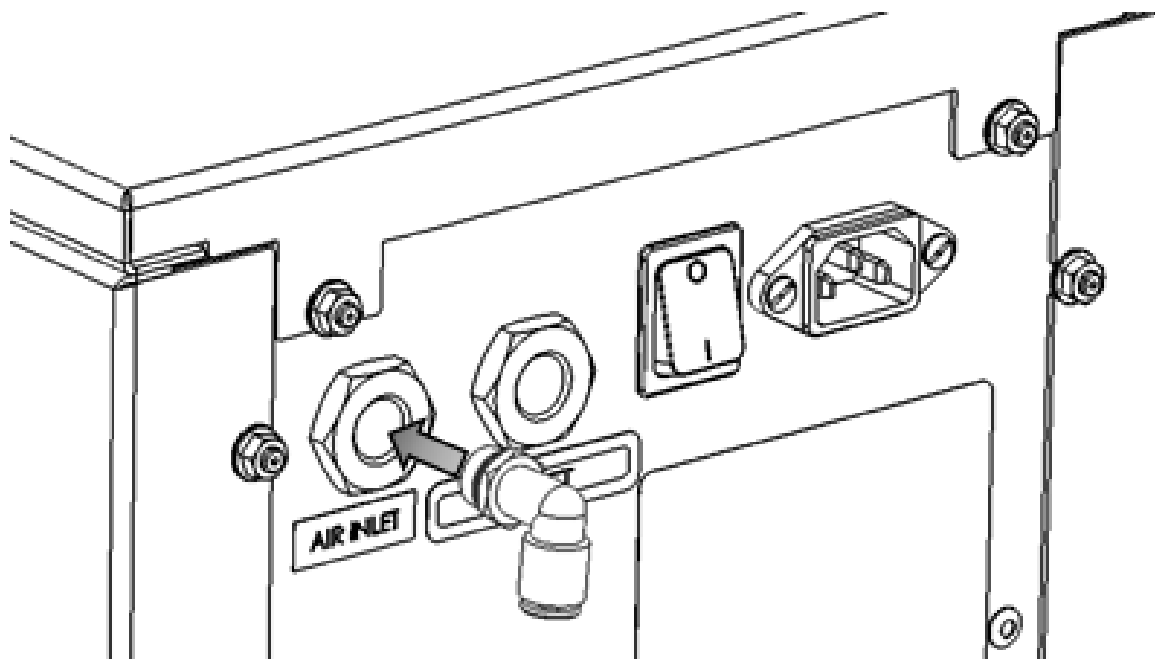


本発生装置の入口は1/4インチBSP接続(フィメール)となっています。付属の6mmプッシュフィットコネクタを発生装置の入口に取付け、付属の6mmチューブを接続してから、反対側を空気供給源につないでください。

3.

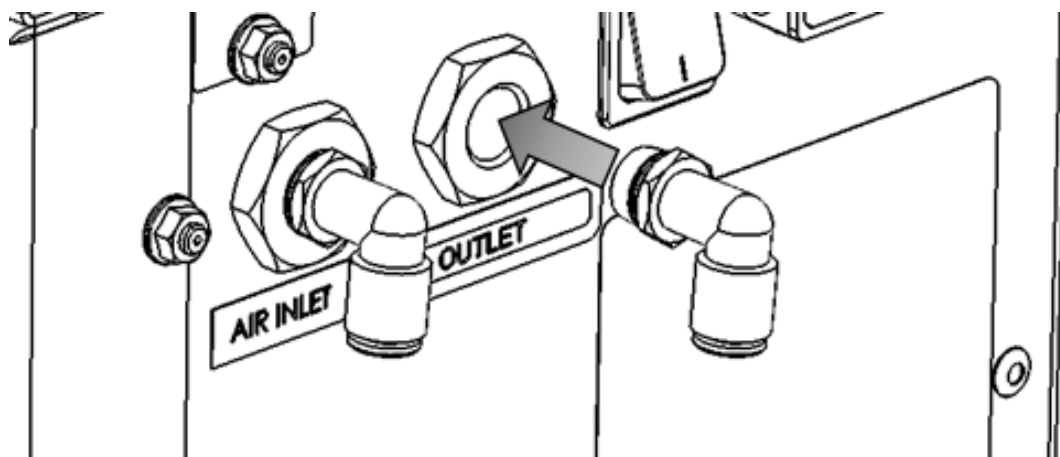

本発生装置の出口は1/4インチBSPP接続(フィメール)となっています。付属の6mmプッシュフィットコネクタを発生装置の出口に取付け、付属の6mmチューブを接続してから、反対側を供給先につないでください。

4.

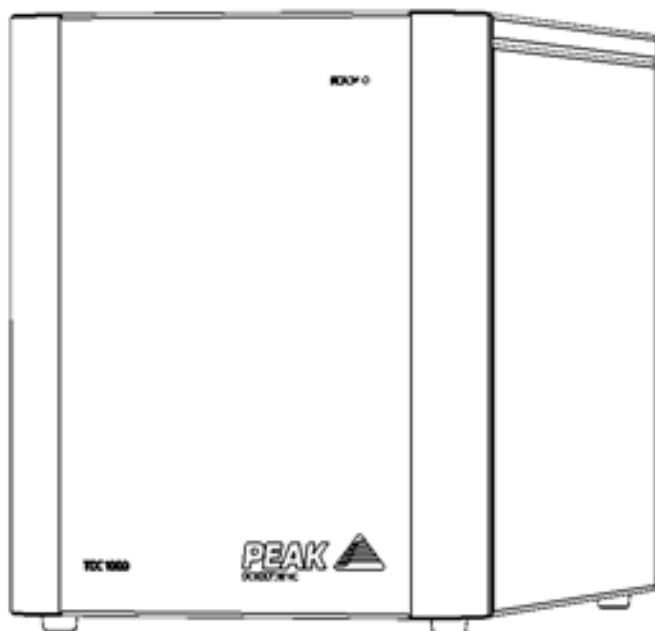

## おめでとうございます

これでPeak Scientificの発生装置が設置されました。お使いの機器の要求に応じてガスを供給する準備が完全に整ったこととなります。

# ご登録方法:オンラインまたはフォームの送付・送信

お客様方には購入製品の登録よりも重要な業務が多々あることは承知しておりますが、製品をご登録いただくことは貴社と当社の両方にとって非常に大切です。すべての保証はそれぞれに異なり、当社は他のガスサプライヤが真似できない包括的かつ迅速な対応を実現するオンライン保証をご提供しています。ガス発生装置に故障が発生することは稀ですが、もし発生した場合には、世界中に迅速なサポートチームを配置している当社は、直ちに貴社のラボを訪問して、装置を元通りに稼動するように修理することができます。包括的な12か月オンライン保証は、オンライン

([www.peakscientific.com/protected](http://www.peakscientific.com/protected))で簡単にご登録いただけます。

または、記入済みのフォームを当社へ郵送または電子メール([warranty@peakscientific.com](mailto:warranty@peakscientific.com))でお送りください。

**Go Online or Complete and Return**

You can register for your **FREE 12 month Warranty** with ease online at [www.peakscientific.com/protected](http://www.peakscientific.com/protected).

Alternatively, you can send the completed form to Peak Scientific by post or email at [warranty@peakscientific.com](mailto:warranty@peakscientific.com).

Product Warranty Registration	
Contact name	
Email address	
Company	
Address	
City/town	
Postcode	
Country	
Telephone	
Generator serial #	
Model type	
Installation date	
Do you still use an alternative gas solution i.e. cylinders or bulk liquid?	Yes No
What gas requirements do you have in your lab?	Hydrogen Nitrogen Zero Air


**Extend your cover with**

Peak Scientific offer comprehensive gas generator after sales support packages. Peak [Protected] aftercare support can guarantee an on-site response within 72 hours\*, genuine parts from our ISO9001 approved factory and a 95% first-time fix rate. See our enclosed Peak [Protected] leaflet for further information.

**Important!**

You have 1 month to register your Peak Scientific product from the date of installation. Once registered the warranty will be honoured for a period of 12 months. If you wish to defer the installation of your generator, you must notify Peak Scientific immediately by emailing [warranty@peakscientific.com](mailto:warranty@peakscientific.com). For generators that remain unregistered after 1 month from the shipment date, the warranty will be considered active from the date of factory dispatch.

\* Complete Plan only

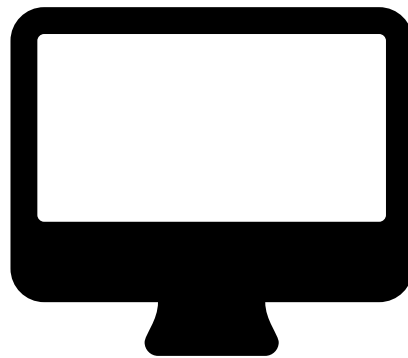

## 重要事項!

ピーク製品は設置日から1か月以内にご登録ください。保証は登録日から12か月間有効となります。発生装置設置日の延期を希望される場合は、直ちに電子メール([warranty@peakscientific.com](mailto:warranty@peakscientific.com))で当社までご連絡ください。出荷から1か月経過した後も未登録のままの発生装置は、工場出荷日から保証が有効になったものとみなされます。

[www.peakscientific.com/downloads](http://www.peakscientific.com/downloads) から、ガス発生装置の完全なユーザーマニュアルをダウンロードしてください。

## [**PEAK Protected**]<sup>TM</sup>

当社は、高度な訓練を受けた現場サービス認定エンジニアを、世界の全大陸の20カ国を超える地域に配置しています。このため、当社は業界をリードする迅速な対応サービスをお客様に提供することができます。

を通じて、お客様のラボの生産性を最優先事項としてサービスを提供しています。

[Peak Protected] による発生装置の保証範囲とお支払いのオプションについては、地域の当社の担当者にご連絡ください。また、その他の情報については [protected@peakscientific.com](mailto:protected@peakscientific.com) にお問い合わせください。

### **Peak Scientific**

Fountain Crescent  
Inchinnan Business Park  
Inchinnan  
PA4 9RE  
Scotland, UK

**Tel:** +44 141 812 8100

**Fax:** +44 141 812 8200

当社の発生装置製品の詳細については、  
[discover@peakscientific.com](mailto:discover@peakscientific.com)  
までお問い合わせください。

