


您身边的气体发生器专家

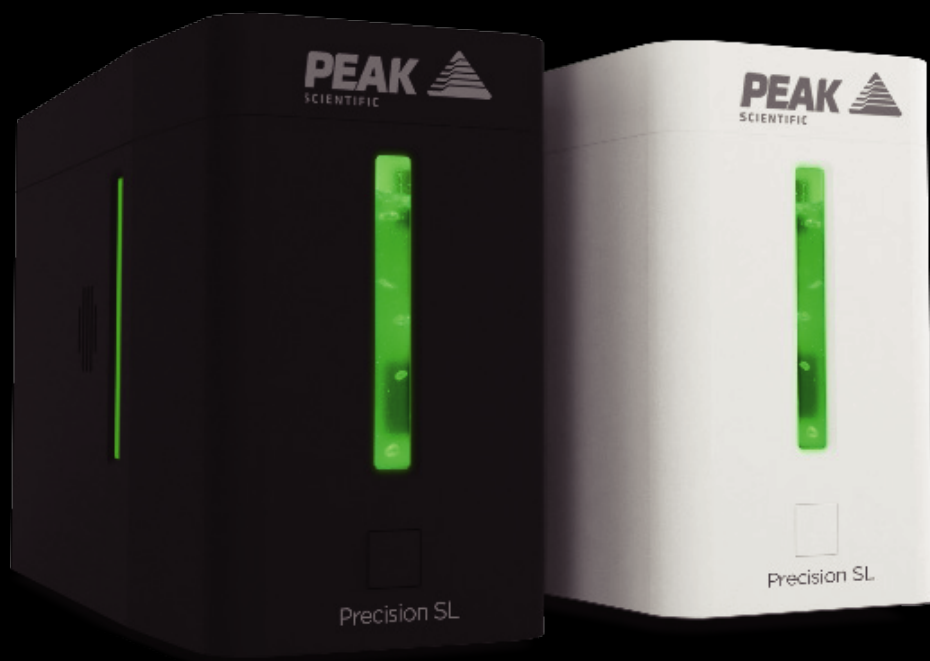

小巧. 易操作. 安全.

Precision SL氢气发生器，精简您的GC工作流程

A **PEAK**  gas generation brand

若想了解更多，请访问www.peakscientific.cn/precisionSL

Precision Hydrogen SL

- 按需供气，纯度高达99.9995%
- 一键开关，操作简单
- 创新的干燥模块，可在60秒内轻松更换
- 强大的安全功能，遇故障时自动关机
- 可选择自动注水或加压注水
- CE认证安全标准
- 1年原厂综合质保


专用于GC-FID的小型、 易操作的氢气发生器

对于使用氢气作为GC检测器气体的实验室来说，Precision SL是更小、更简单和安全的选择，可以完全替代钢瓶。



黑白双色可选

在科学仪器领域，体积小巧的仪器也可以拥有卓越的性能。我们不满足于仅设计同类产品中最小的分析级氢气发生器，更是赋予其极简主义和符合流线型美学的外观。Precision Hydrogen SL外观精简大方，有黑色和白色两种选择，是您实验室中GC的完美搭档。使用气体发生器为GC提供气体，可以简化您的工作流程、降低成本、避免不必要的风险。Precision SL氢气发生器消除了气体耗尽、设备不可靠、运输成本昂贵或储存危险高压钢瓶的隐患。

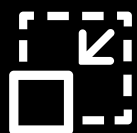

小巧

Precision SL氢气发生器是市面上最小的实验室级氢气发生器之一，流量高达100cc或200cc，体积不及上一代产品的1/5。




易操作

一键开关，操作简单。此外，无需工具即可在60秒内轻松更换专用干燥柱。



安全

保障实验室安全，与高压钢瓶相比，气体发生器储存量少可按需生产氢气，采用先进的自动安全关机设置以保障实验室的用气安全。

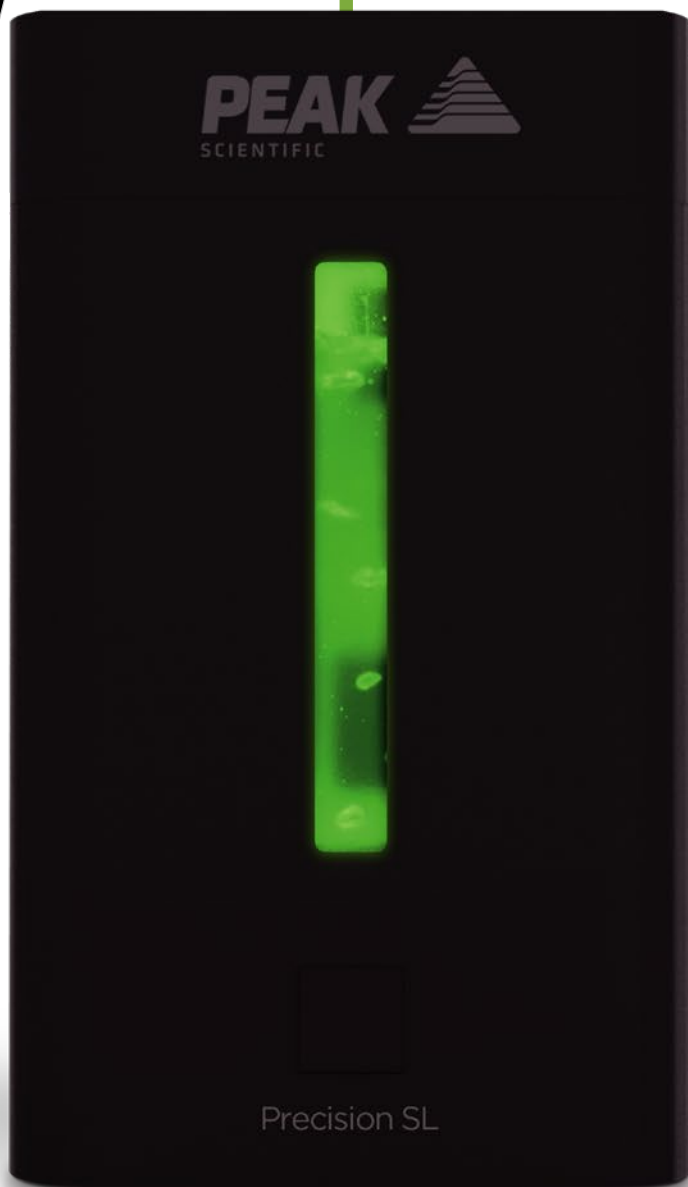

黑色及白色可供选择，流量100cc及200cc可选

PEAK
SCIENTIFIC



Precision SL

简单便捷的操作及维护

Precision SL氢气发生器极大地简化了工作流程。一键开关，即可产生气体、进入待机状态、断电关机。此外，定期维护也同样简单。创新的干燥柱、去离子柱可以根据需要更换，无需特殊技能或工具，无需工程师上门，在短短一两分钟内即可完成操作。仪器停机时间几乎可忽略不计。

更安全的解决方案

实验室中的氢气安全问题一直是令人担忧的。高压钢瓶可能会对实验室人员造成风险，并且大量气体可能会泄漏到实验室环境中。在实验室使用Precision SL氢气发生器，可以完全消除这些风险。发生器按需生产气体，以满足后端设备的用气需要，氢气储存量低（<150mL），在发生任何泄漏时，自动安全关机设置可随时关闭发生器。

安心无忧

与所有Peak Scientific的气体发生器一样，Precision SL氢气发生器的设计和制造符合英国最高质量标准，完全符合包括CE在内的所有安全标准。凭借我们业界领先的全球技术支持和全面的维保，可以确保发生器的性能稳健可靠，让您安心使用。

Precision SL

技术参数

	Precision Hydrogen SL 100	Precision Hydrogen SL 200
最大流量	100cc/min	200cc/min
最大压力	100psi /6.9bar	
纯度	99.9995%	
气体出口	1 x 1/8" 卡套接头	
水质要求	去离子水或超纯水ASTM Type II (<1.0 uS / > 1MΩ)	
耗水量	最高0.24L/day	最高0.24L/day
工作温度	10°C - 35°C / 50°F - 95°F	
电气要求	100 - 240v ±10%/50/60 Hz/6A Max.	
功耗	1.2A @240V, 220W	
热输出	983 BTU/hr	
尺寸 (HxWxD)	250 x 160 x 355 mm / 9.9 x 6.3 x 14"	
重量	8Kg(17.7lbs)	

订购信息

手动注水货号 黑/白	3302946 / 3302943	3302952 / 3302949
自动注水货号 黑/白	3302947 / 3302944	3302953 / 3302950
加压供水 货号 黑/白	3302948 / 3302945	3302954 / 3302951
干燥柱	3302581	
去离子柱	3302583	
全面维护计划	www.peakscientific.cn	

联系我们，了解更多

毕克气体（中国）
电话：021-5079 1190
传真：021-5079 1191
服务热线：400-888-1612
地址：上海浦东新区金科路2889弄长泰广场E座501-502室